


## คู่มือการใช้งาน

## Dry Bath

## รุ่น DSD-200E

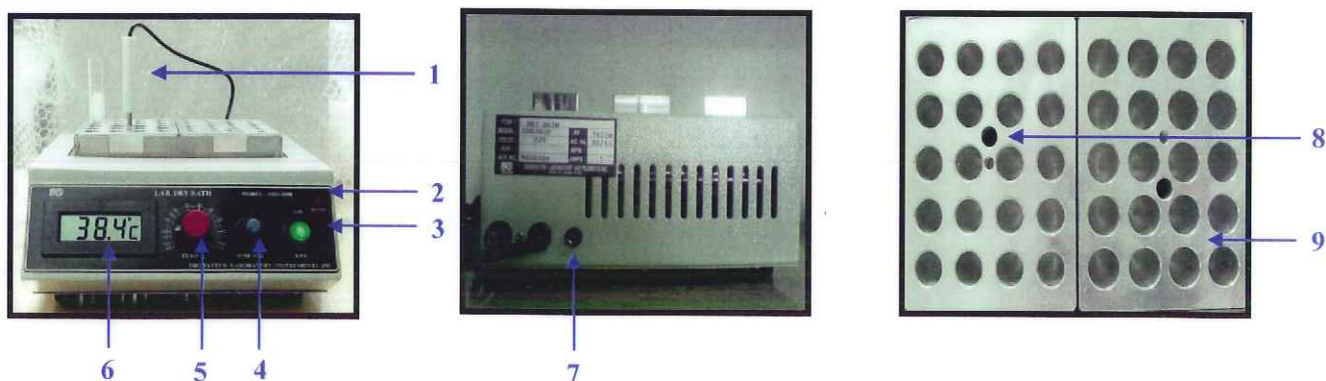

## ส่วนประกอบของเครื่อง

- |  |   |
|--|---|
| 1. ตัววัดอุณหภูมิ (Sensor)                 | 6. หน้าจอแสดงอุณหภูมิ (LCD Display)       |
| 2. ไฟแสดงการทำความร้อน (Heater lamp)       | 7. แจ็คสำหรับเสียบตัววัดอุณหภูมิ (Sensor) |
| 3. สวิตช์เปิด/ปิด (Power Switch)           | 8. ช่องใส่ตัววัดอุณหภูมิ (Sensor Holder)  |
| 4. ปุ่มปรับอุณหภูมิละเอียด (Find Adjuster) | 9. ช่องใส่หลอดทดลอง (Block)               |
| 5. ปุ่มปรับอุณหภูมิ (Temperature Control)  |   |

## วิธีการใช้งาน

1. ปรับสวิตช์เปิด/ปิด (หมายเลข 3) ให้อยู่ตำแหน่ง OFF ก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟ
2. เสียบปลั๊กของตัววัดอุณหภูมิ (Sensor) ที่แจ็คด้านหลังตัวเครื่อง (หมายเลข 7) และเสียบตัววัดอุณหภูมิ (Sensor) (หมายเลข 1) ที่ช่องใส่ตัววัดอุณหภูมิ (Sensor Holder) (หมายเลข 8)
3. เสียบปลั๊กไฟ
4. เปิดสวิตช์ไฟให้อยู่ในตำแหน่ง ON
5. ปรับอุณหภูมิ โดยหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิ (หมายเลข 5) และปุ่มปรับอุณหภูมิละเอียด (หมายเลข 4) ตามที่ต้องการ จากนั้นไฟแสดงการทำความร้อน (หมายเลข 2) จะติดและเมื่ออุณหภูมิของเครื่องได้ตามที่ตั้งไว้ โดยสามารถดูได้จากหน้าจอ LCD (หมายเลข 6) ไฟแสดงการทำความร้อนจะดับ
6. ตรวจสอบอุณหภูมิที่หน้าจอแสดงอุณหภูมิ (หมายเลข 6) ว่าได้อุณหภูมิตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ให้ทำตามข้อ 5 อีกครั้ง